

Distimatic Pro 24/7 Benchtop Suc wo glass (含自动蒸发瓶残液排放功能)

P/N: 591-62130-05-1



与相应的蒸发器系统相结合，自动Hei VOLUME Distimatic Pro 24/7模块可在广泛应用范围内实现高效、无人值守的全天候操作。

- 自动清洗模式可对玻璃组件和输送溶剂的管路进行清洗
- 7英寸触摸屏便于用户直观的操作
- 导航式菜单，可流畅的设置和储存程序参数
- 图形化和高亮颜色显示流程，系统运行状态清晰可见
- 可拆卸的控制面板，可实现远程对系统参数控制及调整
- 多语言用户界面
- 通过多种的操作模式（传感器模式、定时模式、手动模式）进行单独的程序设置
- 在无人值守的情况下，全天候安全运行
- 多种可选配套设备可以更好的发挥系统的优勢

对于蒸馏，有两种模式可供选择：

Sensor-Mode传感器模式：

填充和排放都由传感器探测后自动进行

- 蒸发瓶内的液位传感器会监测填充液位可根据实验要求单独设置
- 通过电磁阀和系统内的负压轻松实现样品的自动填充
- 传感器将全程监控混合溶剂的数量，并在全部处理完后自动断电结束工作

Time-Mode定时模式：

所有参数都由预先单独设置好的预定程序时间间隔进行自动控制

- 填充液位可根据实验要求单独设置
- 根据预先设置的循环时间，通过电磁阀和系统内的负压轻松实现样品的自动填充
- 预先设定的循环次数到达后会断电停止工作

技术参数

Distimatic Pro 24/7 Benchtop Suc wo glass (含自动蒸发瓶残液排放功能)

显示	7英寸触摸屏
兼容性	Hei-VAP Ultimate Control \Expert Control (Expert Control型号不具备蒸发系统的安全升降功能)
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	17kg
独立控制面板	是
自动加入样品	是
自动排放冷凝液	是
自动排放蒸发瓶内残留物	是
电源输入	50 VA
噪音水平	< 80 dB(A)
输出功率	1,500 W
尺寸 (没有包含其他组件, w / d / h)	186 x 429 x 521 mm
紧急停止按钮	是
防护等级DIN EN 60529 - 自动模块	IP 42